



Western 转膜液速溶颗粒(1L)

货号: NGP0029B 10×1L

储存事项: 室温保存。有效期 12 个月。

产品介绍:

Western 转膜缓冲液(Western Transfer Buffer)主要成分为 48mM Tris; 39mM glycine; 0.037%SDS(w/v), 可以用于 Western 时湿法电转膜。

产品特点: GMP 生产、快速溶解, 即取即用, 简单快速-无需调节 pH, 质量稳定、重复性好

注意事项:

- 1、没有用完的转膜液可室温保存, 通常两周内使用没有任何问题。
- 2、回收的转膜液以重复使用, 但为了取得最佳的转膜效果, 最好使用新鲜制备的转膜液。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤:

1. 将 Western 转膜液速溶颗粒(1L)的外包装袋撕开;
2. 将袋中的粉剂慢慢到入 600mL 30~37°C 蒸馏水, 搅拌使其溶解;
3. 将 20mL 左右的蒸馏水加入速溶干粉袋内, 冲洗剩余的粉剂, 将冲洗的蒸馏水加入至第 2 步的溶液中, 反复冲洗直至袋中无肉眼可见的颗粒;
4. 再加入 200mL 甲醇, 搅拌均匀;
5. 定容至 1L。